


おくだけサンプラー

～ 使い方ガイド ～

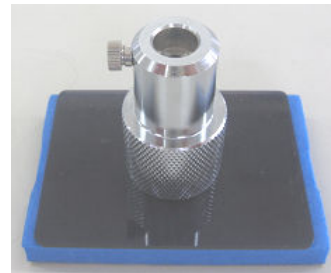

「おくだけサンプラー」とは

名前のとおり測定するサンプルの上に置くだけで、サンプラー自体の重さによって袋に穴が開きます。


装着方法は注射針を差し込んで固定するだけ。

サンプルの上にサッと置くだけ。粘着ゴムの手間や費用がなくなり、使用済み粘着ゴムが商品内に混入するリスクも減らせます。




底面の粘着ゲル

サンプラー自体の重みでゲルがくっつき、ガスがもれません。ゲルの中心から注射針が出てきます。

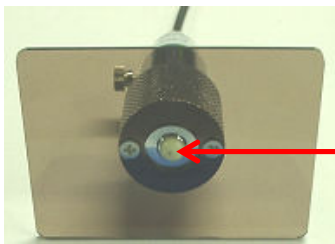

「おくだけサンプラー」を使わない測定の場合

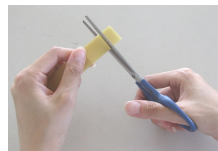

粘着ゴムを切る



粘着ゴムを貼る



注射針を刺す

使い方（測定）



1 サンプルの上に「おくだけサンプラー」を置く。



2 本体の測定ボタンを押す。

測定完了

- ◆上記①②を繰り返すだけ。
- ◆次々と素早く、連続測定をこなせます。

以下のサンプルの場合は、おくだけサンプラーが使用できないことがあります。お気軽にご相談ください。

- ◆真空包装
- ◆表面がザラザラしている
- ◆表面に凹凸がある
- ◆上部が平らでない形状（テトラパック等）